

AGROLAB FLASKESÆT & TRANSPORTSYSTEM



DIT PLUS:
DÆKKER BREDT, PROFESSIONELT
OG HURTIGT



AGROLAB Flaskesæt

Korrekt anvendelse af AGROLAB flasker og transportkassen

FLASKESÆT & TRANSPORTSYSTEM

Bottlelist AGROLAB GROUP

I	Article No.	material	cap colour	volume	GHS label	containing preservation filling instruction	No. bottles
	A004 Neutral	PE	white red	500 ml		1. F. Br. BrO ₃ , Cl, Cr(VI), Extinctioncolor F, NO ₃ , NO ₂ , e-PO ₄ , PFC, Silicate, SO ₄ , TOC/DOC, turbidity, KMnO ₄ , Dry residue, Gluebacteria, Glyphosate/AMPA, EDTANTA, BOD 1. sM 1. sS 1. daphnia test 1. fish egg test 1. green algae test 2. alpha-activity, total 2. beta-activity, total 4. waterfats test	1. F. Br. BrO ₃ , Cl, Cr(VI), Extinctioncolor F, NO ₃ , NO ₂ , e-PO ₄ , PFC, Silicate, SO ₄ , TOC/DOC, turbidity, DR, KMnO ₄ , EDTANTA, Gluebacteria, Glyphosate/AMPA, PFC, BOD 2. sM 2. sS 2. daphnia 2. fish egg 2. green algae 4. alpha-activity, total 4. beta-activity, total
	A006 Neutral (F)	PE	white red	250 ml			



Påfyld flaskerne iht. Specifikationerne på [Flaskelisten](#) (Antal af flasker, parameter og påfyldningsanvisning).

Markér hver **prøve**flaske (hver etiket) med mindst et **entydeligt nummer og firmanavn** for fejlfri identifikation udover stregkoden.



Tag den lille **etiket med stregkoden** fra hver flaske af og sæt den på bagsiden af prøvetagningsprotokollen. Dermed kan flaskerne knyttes til ordren.

Nedkøl alle flasker til **4° C**.




Placér **alle flasker** i kassens **huller**, dog ikke flere glasflasker samtidig grundet øget fare for ødelæggelse.

Ved alle flasker **< 500 ml** fyldes tomrummene med ekstra rent og krøllet papir for at undgå rystelser under transporten.

AGROLAB Flaskesæt

Korrekt anvendelse af AGROLAB flasker og transportkassen

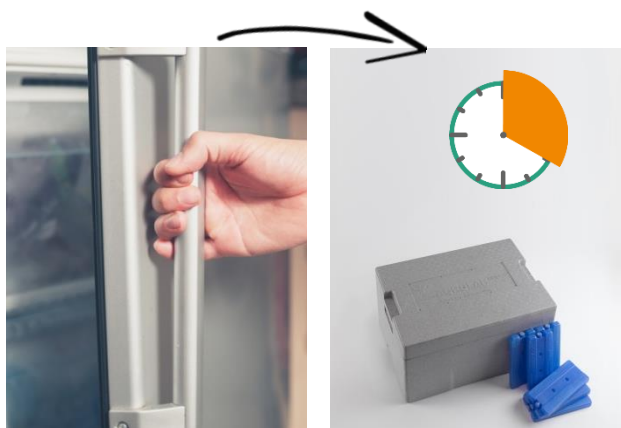

Frys køleelementer i mindst **12 timer til -18°C** og lad dem ligge i **20 minutter ved rumtemperatur**, så den optimale køleeffekt opnås.



Antal nødvendige køleelementer ved ude-
Temperatur > 0°C → 6 frosne køleelementer
Temperatur < 0°C → **2 frosne + 4 ikke frosne** køleelementer



Luk kassen. Låget lægges **let** på - det skal **lukke tæt med kassen. OK, TLA 23.8.2016**

Husk at fjerne EQ klistermærket*



Brug tape til at lukke papkassen.

Sæt (UPS-) **forsendelsesetiketten** på papkassen og send den **samme dag** til vores laboratorium. Teksten og strekkoden / QR Code skal kunne læses tydeligt.

ALMENE INFORMATIONER

Med det - specielt til AGROLAB - udviklede transportsystem, holder prøverne temperaturen på 4°C under transporten. Prøverne når derfor frem på laboratoriet og modtages i vores kølerum iht. EN ISO 5667-3

TIP



Kassen til legionellaprøver forbliver den samme som hidtil.

*Hvis der sendes methanolglas for inddampningsanalyse, må klistermærket ikke fjernes. Husk at krydse af ved UPS E-way.